

Covaris S220 アプリケーションおよびチューブ/ホルダー対応表

アプリケーション	チューブ (ユーザー側でご用意)	ホルダー	利用	備考
NGSライブラリー調製等 (DNA/RNA Shearing)	microTUBE AFA Fiber Snap-cap (PN 520045)	microTUBE (PN 500114)	○	ガラス製チューブ(130 uL)、シリコン製キャップ、樹脂製ファイバー入り
ChIP用クロマチン断片化	microTUBE AFA Fiber Snap-cap (PN 520045)	microTUBE (PN 500114)	○	ガラス製チューブ(130 uL)、シリコン製キャップ、樹脂製ファイバー入り
	milliTUBE 1ml AFA fiber (PN 520135)	milliTUBE (PN 500371)	○	ガラス製チューブ(1 mL)、樹脂製キャップ、樹脂製ファイバー入り
溶液攪拌・化合物溶解など	13x65mm Tube	13x65mm Tube (PN 500011)	○	ガラス製チューブ、樹脂製キャップ
	12x12mm Round Bottom	12x12mm Round Bottom (PN 500274)	○	ガラス製チューブ、樹脂製キャップ
	0.65mL Microfuge	0.65mL Microfuge Tube (PN 500018)	○*	市販の樹脂製チューブ (エッペンチューブ等) は、 *発熱するため、使用時はエムエス機器に相談すること
	1.5mL Microfuge Tube	1.5mL Microfuge Tube (PN 500019)	○*	
FFPEサンプルからの 核酸抽出断片化	microTUBE-130 Screw-Cap (PN 520216)	microTUBE-130 Screw-Cap (PN 500339)	×*	ガラス製チューブ(130ul)、樹脂製キャップ、樹脂製ファイバー入り *当施設でホルダーを保有していません (ユーザー側でご用意いただければご利用できます)